



ACCUTASE®

Accutase® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Innovative Cell Technologies, Inc.

ROZTWÓR PRZEZNACZONY DO ŁAGODNEGO ODKLEJANIA KOMÓREK

Produkt Accutase® to łagodny zamiennik trypsyny, dedykowany do zastosowania w hodowli wszystkich komórek adherentnych, a w szczególności komórek wrażliwych. Roztwór Accutase® ma postać gotową do użycia i nie zawiera substancji pochodzących od ssaków ani bakterii.



PRODUKT	JEDNOSTKA MIARY	NR KAT.
Accutase®	100 ml	P10-21100
	500 ml	P10-21500

ZALETY

- Roztwór gotowy do użycia
- Łagodne i skuteczne odklejenie komórek
- Niższe ryzyko kontaminacji
- Brak konieczności neutralizacji
- Zachowanie większości epitopów powierzchniowych
- Zachowanie maksymalnej żywotności komórek i zwiększenie wydajności hodowli
- Alternatywa dla trypsyny

Accutase® to gotowy do użycia roztwór do odklejenia komórek, składający się z enzymów kolagenolitycznych i proteolitycznych. Jest on przeznaczony do rutynowego odklejenia komórek adherujących od powierzchni płytek, kolb oraz butelek typu roller do hodowli tkankowych.

Roztwór Accutase® sprawdził się z powodzeniem w pasażowaniu różnych typów komórek, w tym fibroblastów, komórek śródbłonna, komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, hepatocytów, embrionalnych komórek macierzystych i wielu nieśmiertelnych linii komórkowych takich jak adherentne komórki CHO i BHK, HEK 293, L929, HeLa, 3T3 oraz innych.

Accutase® nie zawiera produktów pochodzenia ssaczego ani bakteryjnego, co znacznie zmniejsza ryzyko kontaminacji.

Neutralizacja enzymów Accutase® nie jest wymagana w przypadku rutynowego pasażowania hodowli komórkowych.

Produkt jest aktywny w temperaturze pokojowej, nie wymaga wstępnego ogrzewania.

Delikatne odklejenie komórek, w celu:

- ✓ analizy markerów powierzchniowych komórek,
- ✓ przeprowadzenia procesu transfekcji,
- ✓ badania migracji lub proliferacji,
- ✓ wykorzystania w cytometrii przepływowej,
- ✓ wykonania rutynowego pasażu komórek.

KONTAKT - DYSTRYBUTOR W POLSCE

SIEDZIBA FIRMY
ul. Sąsiedzka 1
44-240 Żory
NIP 6511335756

Telefon +48 32 607 10 15
Faks +48 32 607 10 14

www.immuniq.pl
info@immuniq.pl

